

잔량 감시 장치

AMD2

- 정격용량 : 50kg, 60kg
- LED 바 그래프로 잔량 확인
- 고강도 수지 커버
- 전 기종 캐스터 부착
- 전류 출력 4~20mA 대응



디스플레이 패널

형식

적재면치수	옵션				
AMD2 - - 					
	<table> <tr> <th>없음</th><th>옵션 없음</th></tr> <tr> <td>1</td><td>4~20mA 전류 출력 부속 케이블 3m ※1</td></tr> </table>	없음	옵션 없음	1	4~20mA 전류 출력 부속 케이블 3m ※1
없음	옵션 없음				
1	4~20mA 전류 출력 부속 케이블 3m ※1				
460	정격용량 : 50kg 적재면φ460, 지상고98mm				
460S	정격용량 : 50kg 적재면φ460, 지상고51.5mm				
530	정격용량 : 60kg 적재면φ530, 지상고98mm				
530S	정격용량 : 60kg 적재면φ530, 지상고51.5mm				


※1. 길이 변경 가능. 끝 플러그 HR10A-7P-4P 종단 날가닥

사양


정격출력	4~20mA(옵션)
분해능 ※2	1/1000
사용온도범위	-10℃~+40℃ (85%R.H.이하)
허용 과부하	150%F.S.
한계 과부하	300%F.S.
잔량 표시 방법	녹색, 노랑, 빨간색 11개의 LED 막대 그래프
알람 기능	설정값 이하로 떨어지면 알람 부저 울림
설정값	용기(보배 무게) 총량(보배와 내용량을 맞춘 무게))
정전 대책	각 설정값은 비휘발성 메모리에 기록
소비 전류	30VA max
전원	AC100V(전용 AC 어댑터 사용)
본체 질량	약9kg [AMD2-460, 460S] 약11kg [AMD2-530, 530S]

※2. 전류 출력에 대하여

외형치수

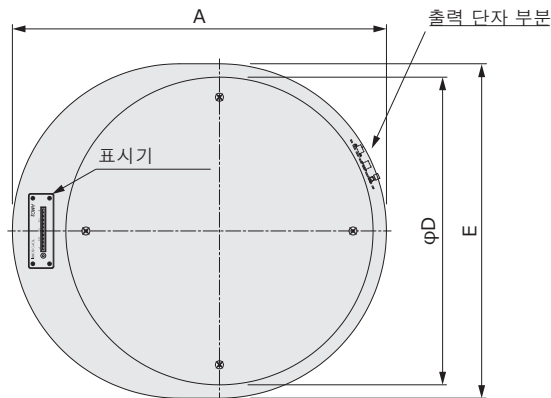

출력 단자부

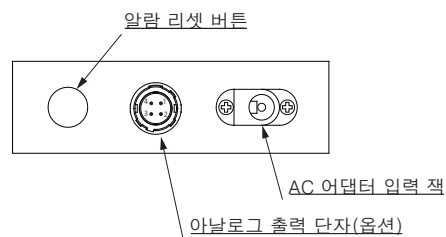


아날로그 출력 단자 연결(옵션)

HR10A-7R-4S (히로세 전기 제조)	
1	OUT +
2	OUT -
3	shield
4	NC

치수

형식	A	D	E	G	H	J
AMD2-460	560	460	500	98	56	128
AMD2-460S	560	460	500	51.5	9.5	81.5
AMD2-530	630	530	570	98	56	128
AMD2-530S	630	530	570	51.5	9.5	81.5

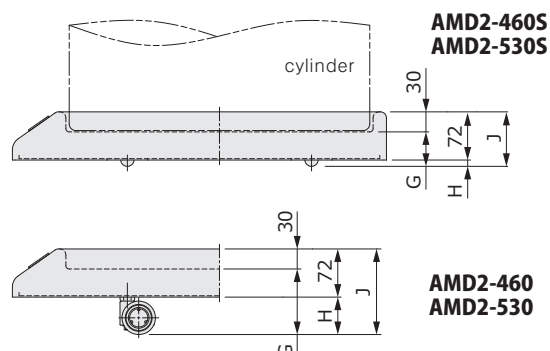

액체 질소 동결 보존 용기 메이커 대응표 ※1


Maker	Model	대응품
Taiyo Nippon Sanso	DR-15N	AMD2-460, AMD2-460S
	DR-17	
	DR-17A	
	DR-22DS	
	DR-22	
	DR-31	
	DR-30-6	
	DR-30-10	
	SR-17	
	G48	
	DC-30	
	SR-29A	
	SR-29X	
	SR-31	
	SR-36-6	
	SR-36-10	
	SR-36-6R	
	CEBEL30	AMD2-530, AMD2-530S
Taylor-Wharton	LD25	AMD2-460, AMD2-460S
	XT20	
	HC20	
	LD35	AMD2-530, AMD2-530S
	XT34	
	HC34	
	VHC35	
	HC35	
	LS750	

Maker	Model	대응품
biomedical science bms	GT14	AMD2-460, AMD2-460S
	TR21	
	GT21	
	TR26	AMD2-530, AMD2-530S
	GT18	
	GT26	
chart company MVE	GT35	AMD2-530, AMD2-530S
	TR35	
	SC20/20	
	XC22/5	AMD2-460, AMD2-460S
	XC32/8	
	SC36/26	
	XC33/22	
	XC35/12	
	XC34/18	
	SC36/32	
	XC43/28	AMD2-530, AMD2-530S
	XC47	

※1. 2022년10월現在の情報です。設定値などにつきましてはお問合せください。


올바른 사용법

설치 방법

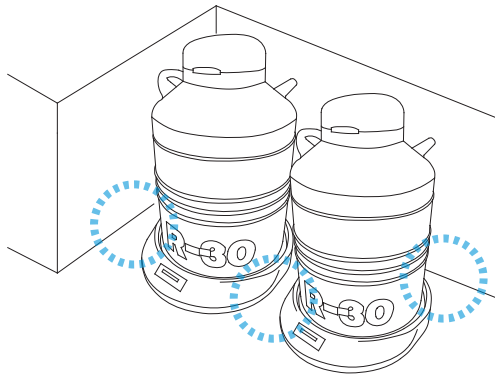

- 용기는 적재면의 중심에 조용히 올려 주십시오. 이때 수지 커버의 모서리에 용기가 접촉하지 않도록 하십시오.
- 용기 본체와 벽 사이에 틈을 마련하십시오.
- 2대 이상 나란히 사용하는 경우, 용기끼리 접촉하지 않도록 하십시오. 용기를 고정하고 싶은 경우, 고정 파트를 검토해 주시거나, 폐사 영업부에 상담해 주세요.

이동 방법

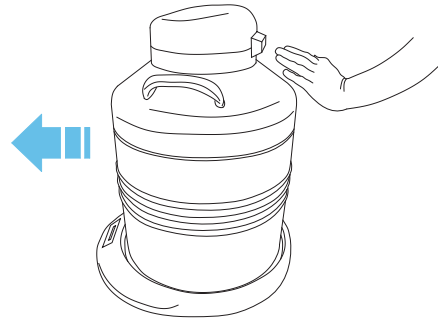

- 용기를 장비에 얹은 채로 이동하는 경우 천천히 하십시오. 이때 단차나 다른 장애물에 주의하십시오. (AMD-460S, 530S는 저장 타입의 캐스터)